

# PHS3-C PH ÖLÇER KULLANIM KILAVUZU

PHS3-C masa tip PH Metre


## Özellikler :

Ölçüm Aralığı : 0.00 ~ 14.00-0C  
Hassasiyet : 0.01 PH  
Yanılma Payı : ± 0.02  
Çalışma sıcaklık aralığı: 0°C ~ 50°C  
Pil : 220V



## PH KALİBRASYONU

- 1- pH metrenizin elektrodunu ölçüm sıvısına daldırın nazikçe çalkalayın. ve 6.86 değerine ulaşması için ayarlama hazırlanır.
- 2- 25C sıcaklık altında pH metrenizin 6.86 değerine ulaşması için önce cal düğmesine ardından 7 yazan düğmeye bir süre basılı tutun. 6.86 kalibre edilmiştir.
- 3- Aynı işlemleri 4.01 için de yapınız.
- 4- Cihazınız kalibre edilmiştir.

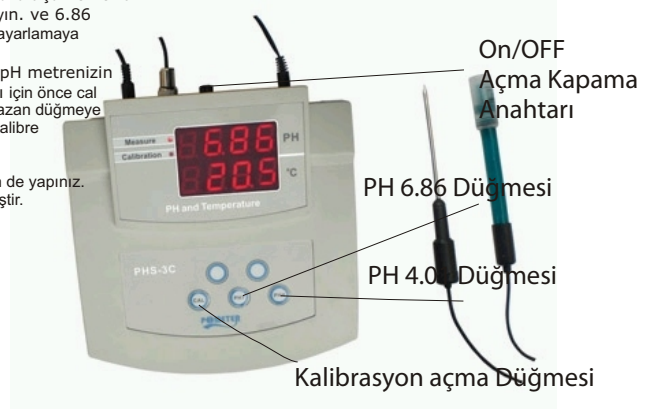

## UYGULAMA :

- 1- Elektodun Koruyucu kapağını çıkartınız.
- 2- Önce elektrodu damıtılmış su ile temizleyin ve filtre kağıdı ile suyu emdirin.
- 3- pH metrenizi ön kısımdaki ON-OFF anahtarı ile açınız.
- 4- pH metrenizin elektrodunu ölçeceğiniz sıvının içine üzerinde işaretli batırma seviyesine kadar daldırınız. Bu seviyeden daha aşağı daldırmamaya asgari özen gösterin. Yaklaşık 2-3 cm
- 5- Yavaşça karıştırın ve sabit bir değere ulaşınca kadar bekleyin.
- 6- Kullanımdan sonra OFF tuşu ile pH metrenizi kapatın, damıtılmış su ile elektrodu temizleyin ve kapağını kapatın.

## ÖNEMLİ :

Eğer çok uzun süre pH metrenizi kullanmadı iseniz , kullanmadan önce kalibre etmenizi şiddetle öneririz. Eğer PH metrenizi uzun süre kullanmayacaksanız. Kapağın içerisinde bir miktar saf su koyarak kapağı kapatınız ve OFF durumuna getiriniz.

Ürün Satış tarihi :

Ürünü Satan Firma Kaşe ve İmza

## GARANTİ :

Ürün 2 sene garanti altındadır. Kullanıcı hatası kullanımlar harici oluşan tüm sorunlar için ürünü lütfen güzelce ambalajlayıp bize geri gönderin. Elektrot ömürleri yaklaşık olarak 6 aydır. Garanti kapsamına girmez.

